


# AF500 三维混样仪

## 简易操作指南

- 1、按照机器的电源说明，正确的接上电源，仪器后面有具体的电学参数说明。  
对于本机，直接把插头接到 **220V** 的电源上，开启右后侧开关即可。

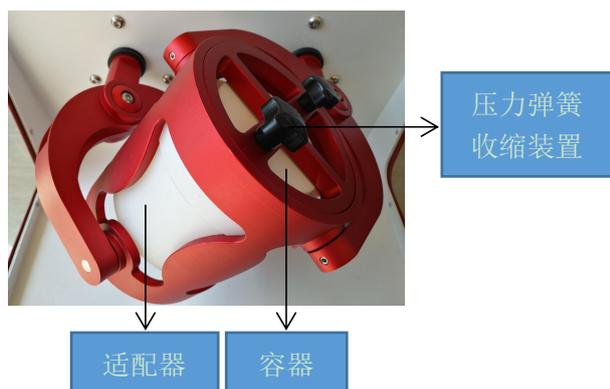

- 2、点击显示屏主页面“运行参数”按钮，进入设置参数页面。
- 3、点击“转速”后面数字区域，设置仪器运行转速，一般样品转速调节范围在 **40-100rpm**。
- 4、同理，对混样时间、间歇时间、停留时间、混样次数进行设置，一般样品混样时间调节范围在 **20s-2h**；间歇时间调节范围在 **10s-30min**；停留时间调节范围在 **10s-30min**；混样次数调节范围在 **01-20 次**。点击“存储”按钮，存储参数，方便后续混样相似样品时，从主页面调取参数（注：此仪器可以存储 **10 组** 参数）。
- 5、打开仪器顶盖，松开压力弹簧收缩装置，取下容器，打开容器盖子，在容器中添加适量样品，拧紧容器盖子，将容器放入适配器，压紧压力弹簧收缩装置，关闭仪器顶盖。
- 6、点击“运行”按钮，仪器开始运行。

7、待仪器运行时间倒计时为“0”，或点击“停止”按钮，仪器停止运行。待混样平台恢复初始位置后，打开仪器顶盖，松开压力弹簧收缩装置，取下容器，收集样品。

（注：点击“暂停”按钮暂停混样，点击“停止”按钮停止混样）

8、关闭电源，清水清洗容器，并及时在通风处晾干后，装回适配器，压紧压力弹簧收缩装置。用清洁毛刷或湿布（不滴水）对仪器机身进行清洁。

9、请严格按照使用说明书操作或致电蚂蚁科仪公司咨询。